


ANTI SMOKING EDUKIT 3 – RAUCHEN (VAPEN) VON E-ZIGARETTEN

Ablaufschema zur Durchführung des Testverfahrens



AUSBLASEN UND LÖSUNG DER DAMPF (RAUCH) VON E-ZIGARETTEN IN WASSER

SCHRITT 1

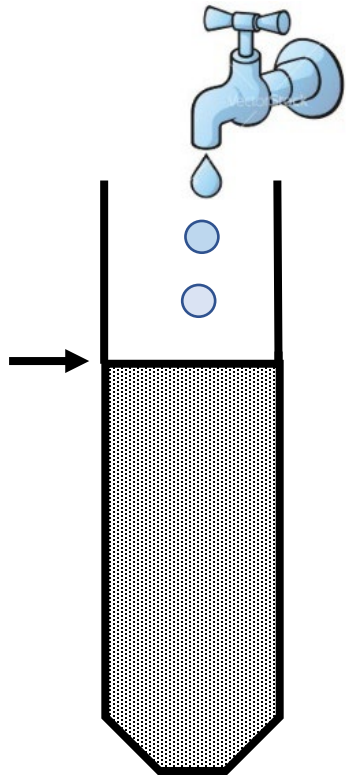


*Auffüllen des größeren
Röhrchens mit
Leitungswasser bis zur
Markierung*

SCHRITT 2



*Rauchen einer E-Zigarette
(etwa **10** Züge ausblasen)*


SCHRITT 3

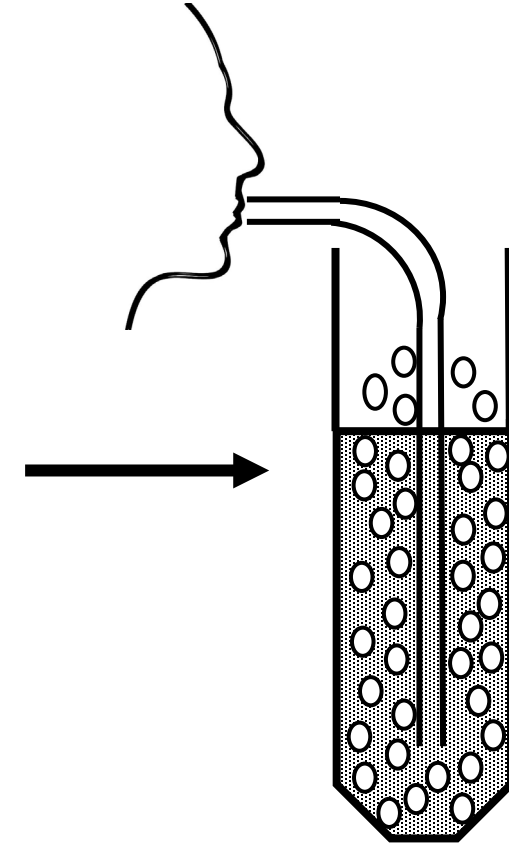

*Ausblasen des E-Zigaretten dampfs
über einen Strohhalm in das
vorgelegte Wasser*


KONTROLLTEST - BLINDPROBE

SCHRITT 1

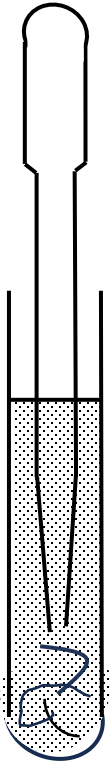


*Aufziehen eines Wurms mit
einer Pipette aus dem
Röhrchen mit den Würmern*

SCHRITT 2

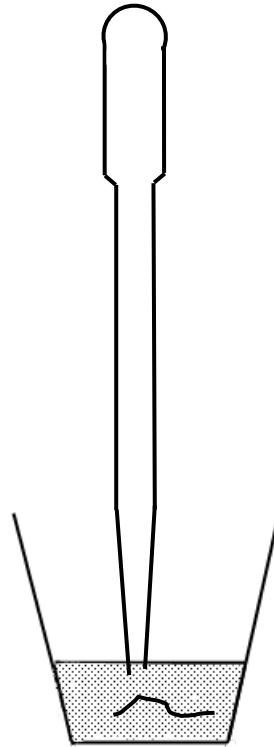

*Überführung des Wurms in
den Kontrollbecher*


SCHRITT 3

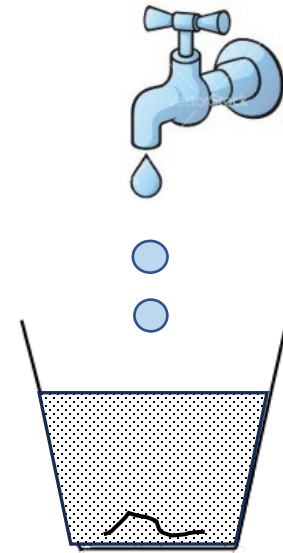

*Auffüllen des
Kontrollbechers mit
Leitungswasser*


TEST MIT DEM E-ZIGARETTEN-DAMPF IN WÄSSRIGER LÖSUNG

SCHRITT 1

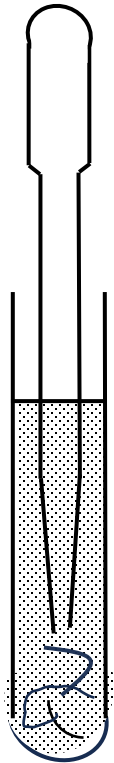


*Aufziehen eines Wurms mit
einer Pipette aus dem
Röhrchen mit den Würmern*

SCHRITT 2

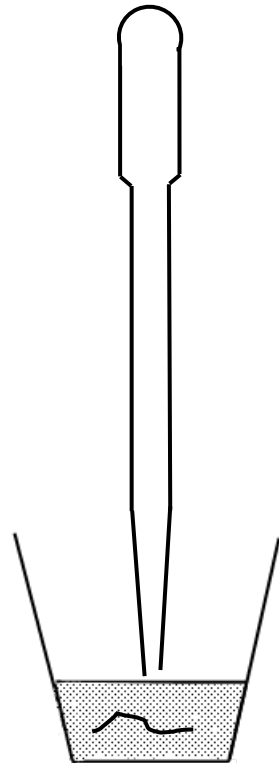


*Überführung des Wurms
in den Testbecher*

SCHRITT 3

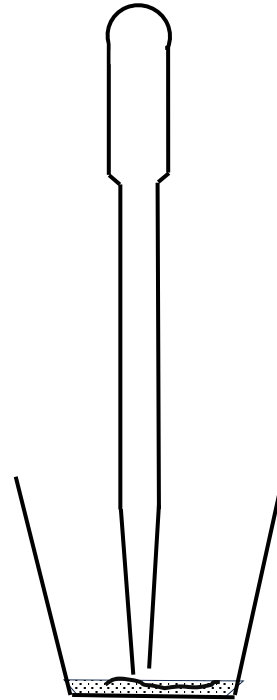


*Entfernung des
größten Teils des
Wassers aus dem
Testbecher*

SCHRITT 4

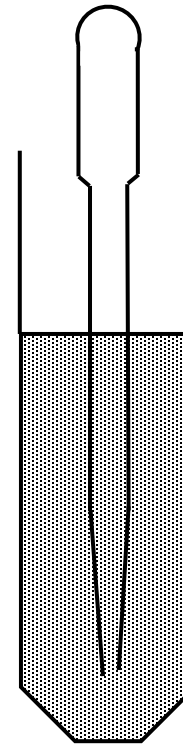

*Aufziehen von 2 x 2,5 ml aus
dem Röhrchen mit der
Zigaretten-Rauch / Wasser
Lösung*

SCHRITT 5

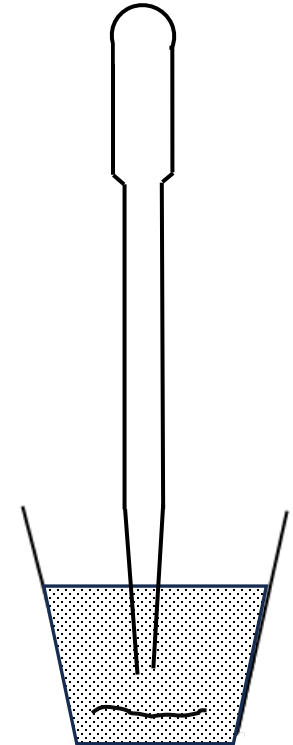

*Überführung von 2 x 2,5 ml
wässrige Lösung des
Zigaretten-Dampfs in den
Testbecher*

BEOBACHTUNGEN

(nach 5 und 10 Minuten Exposition)

KONTROLLTEST



*Berühren des Wurms am Kopf-
und Schwanz mit einer
Präpariernadel*

Schnelle und starke Reaktion auf den Berührungreiz




Schwanz



Kopf

TEST IN DER VAPE WASSER

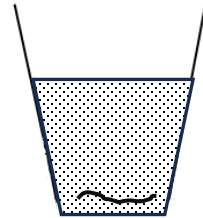


*Berühren des Wurms am Kopf-
und Schwanz mit einer
Präpariernadel*

Geringe oder keine Reaktion auf den Berührungsreiz



BEOBACHTUNGEN VON BLUT -“PULSATION” UNTER DEM MIKROSKOP

KONTROLLTEST

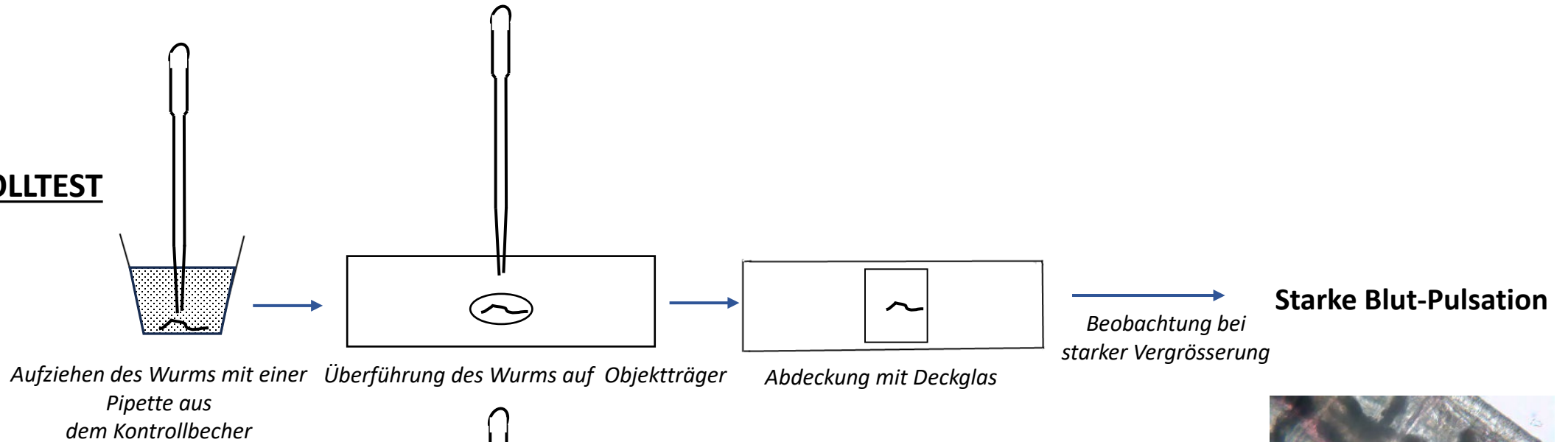

TEST IN DER VAPE WASSER

